

霉菌筛选测试 – 采样程序



1. 从胶盒中取出取样胶片。



2. 分别在取样胶片和胶盒上的卷标记录取样位置及样品详情。将标签贴于胶盒背部。



3. 除去取样胶片上的保护贴，露出黏贴表面。

注: 请勿触摸采样窗口范围。黏贴表面黏力很强, 只需轻轻按压即可。



4. 将取样胶片上的黏贴表面下方放在取样的表面上。(使用两条红色定位线将黏贴范围对准所需位置上取样) 轻轻向下按压并依照以下指示：

- 若样品**没有可见霉菌**，每个样品可使用一张胶片在 **5-6 个不同位置上采样**。
请注意每次采样的压力不要过大。（注：尽量覆盖样品的主要物料、内衬和不同材料）
- 若样品**有可见霉菌**，每个样品可使用一张胶片在 **最多 3 个不同位置上采样**。



5. 将已取样的胶片小心取下并放回胶盒中，标签面朝上方。(采样窗口应“TOP”字样下方)

注: 请勿贴上保护贴。



6. 妥当地关闭胶盒。

注: 确保三个红圈位置紧扣。



7. 将已盖好的胶盒放进密封胶袋中，连同填妥的“霉菌测试申请表格”寄到就近的迈可达有限公司技术办事处作进一步分析。