

## 霉菌篩選測試 – 採樣程序



1. 從膠盒中取出取樣膠片。



2. 分別在取樣膠片和膠盒上的標籤記錄取樣位置及樣品詳情。將標籤貼於膠盒背部。



3. 除去取樣膠片上的保護貼，露出黏貼表面。

**注：請勿觸摸採樣窗口範圍。黏貼表面黏力很強，只需輕輕按壓即可。**



4. 將取樣膠片上的黏貼表面下方放在取樣的表面上。(使用兩條紅色定位線將黏貼範圍對準所需位置上取樣) 輕輕向下按壓並依照以下指示：

- 若樣品**沒有可見霉菌**，每個樣品可使用一張膠片在**5-6個不同位置上採樣**。請注意每次採樣的壓力不要過大。（注：盡量覆蓋樣品的主要物料、內襯和不同材料）
- 若樣品**有可見霉菌**，每個樣品可使用一張膠片在**最多3個不同位置上採樣**。



5. 將已取樣的膠片小心取下並放回膠盒中，標籤面朝上方。(採樣窗口應“TOP”字樣下方)

**注：請勿貼上保護貼。**



6. 妥當地關閉膠盒。

**注：確保三個紅圈位置緊扣。**



7. 將已蓋好的膠盒放進密封膠袋中，連同填妥的“霉菌測試申請表格”寄到就近的邁可達有限公司技術辦事處作進一步分析。